

装置ソフトウェアの更新方法 (DR2700/2800/3800/5000)

- 1) HACH社のホームページを開きます。(http://www.hach.com/)
- 2) 左列メニューの「INFORMATION CENTRAL」の下にある「Download Resources」をクリックします。
- 3) 「BROWSE DOWNLOADS」の下にある「Software Downloads」をクリックします。
- 4) 「Lab System Software/Software Update Downloads」をクリックします。
- 5) 「DR2700* Software Update」をクリックします。(*ご使用のDR計を選択して下さい。)
- 6) ファイルのダウンロード画面になりますので、「保存」をクリックし、適切なダウンロード先を指定してコンピュータに保存します。
- 7) ダウンロードしたZIP ファイルをクリックし解凍します。
- 8) 解凍した全てのgzファイルをメモリスティックに保存します。
- 9) DR2700* の「システムチェックメニュー」から「装置更新」を押してください。(図1を参照)
- 10) DR2700* のUSB インターフェイスに更新ソフトウェアを保存したUSB メモリスティックをUSB ポートに挿入します。(図2を参照) 「OK」を押します。自動的にソフトウェアが更新されます。
- 11) OK を押してシステムチェックメニューに戻ります。

注：装置のソフトウェアが更新されると、装置を再起動するプロンプトが表示されます。

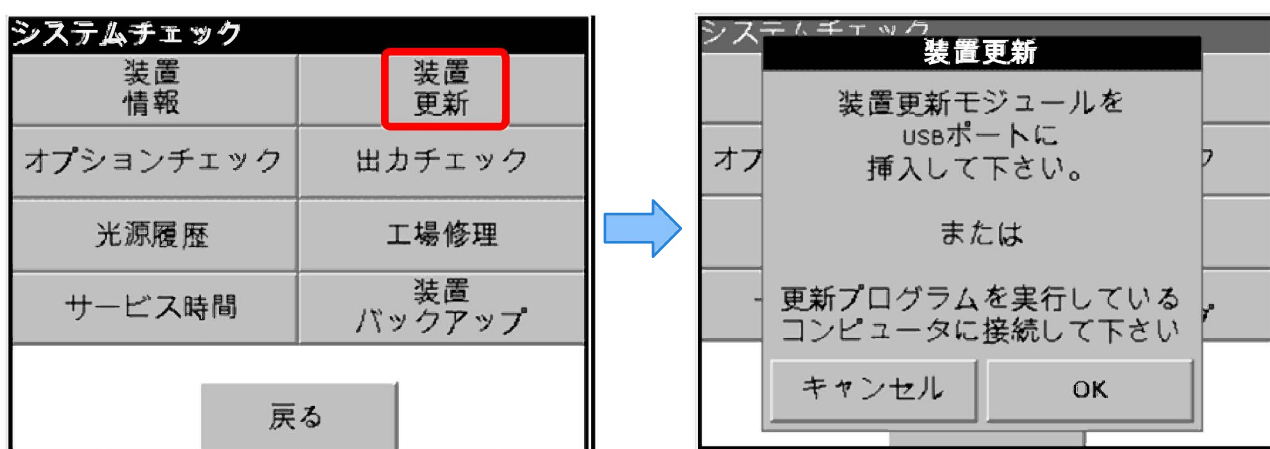


図1. DR2700/2800表示画面

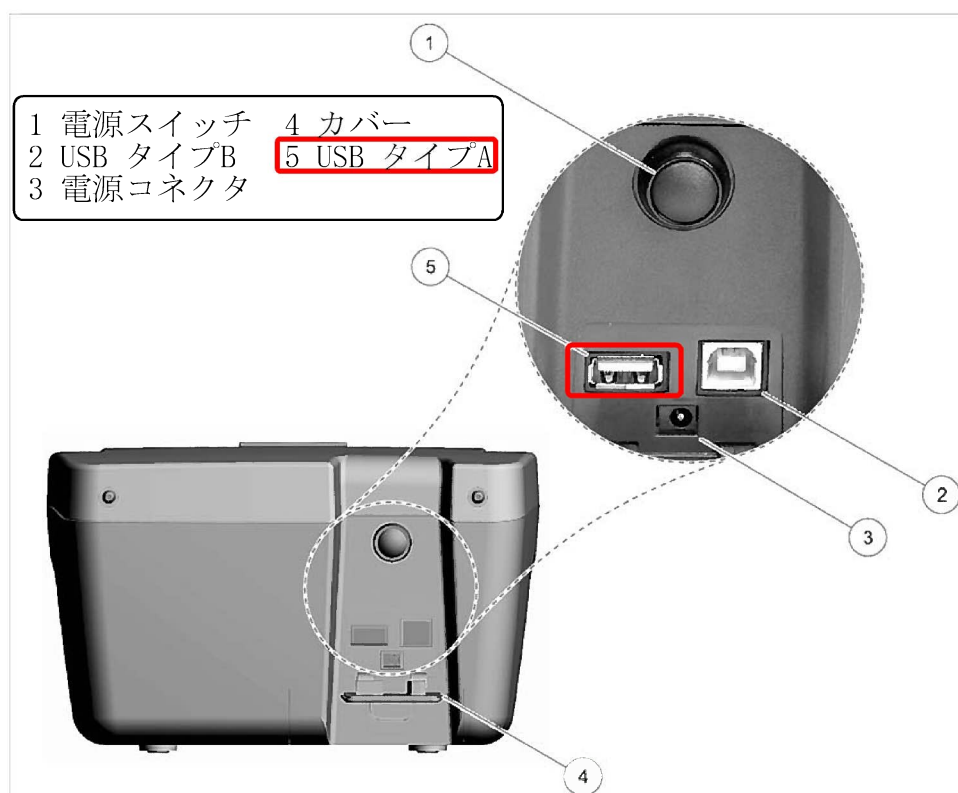


図2. DR2700/2800背面図