

HQd シリーズ ソフトウェアバージョンアップ方法

用意するもの

- 1) USB メモリ (他のデータが入っていないもの)
- 2) 「AC-DC 電源アダプタ (図 1 の①)」
- 3) 「AC 電源コード (図 1 の②)」
- 4) 「USB/DC アダプタ (図 1 の③)」

①ソフトウェアのダウンロード


- 1) HACH 社のホームページを開きます (<http://www.hach.com/>)
- 2) 左列の「INFORMATION CENTRAL」の下にある「Download Resources」をクリックします。
- 3) 「BROWSE DOWNLOADS」の下にある「Software Downloads」をクリックします。
- 4) 「Lab System Software/Software Update Downloads」をクリックします。
- 5) 「HQD Series Meter Software Update」をクリックします。
- 6) ファイルのダウンロード画面になりますので、「保存」をクリックして PC に保存します。

②ソフトウェアの準備

- 1) 「Update Meter-v2.0.0.707.zip」をデスクトップに解凍します。
- 2) 「Update Meter-v2.0.0.707」のフォルダができるので、これを開きます。
- 3) さらに「Update Meter」フォルダを開きます。
- 4) 6つのフォルダがあることを確認してください。
バージョンアップソフトは、以下の6個のフォルダから構成されています。
Application・Config・filecmd・Language・ProbeApp・ProbeDef

③USBメモリに6つのフォルダを保存します

- 1) バージョンアップ用ソフトウェア (6つのフォルダ) を USB メモリに保存します。
6つのフォルダとして USB メモリに、保存します。

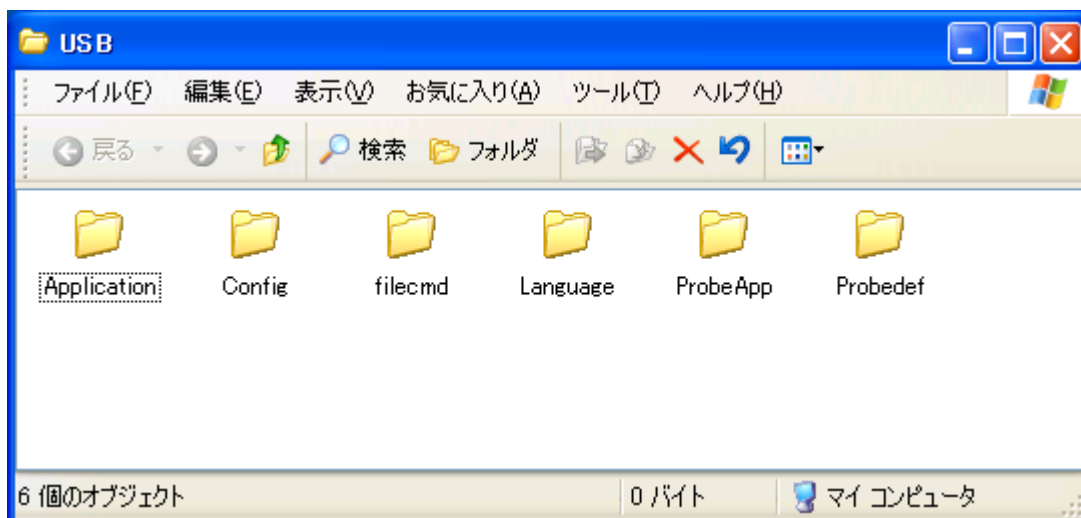

注意 1

使用する USB メモリは、他のデータなどをすべて削除した状態で、新しいソフトウェアを保存してください。バージョンアップ用のソフトウェア以外のデータ等がある場合、バージョンアップ操作がおこなえません。

注意 2

6つのフォルダとして USB メモリに保存しないと、バージョンアップできません。

④機器をバージョンアップ

- 1) HQd の電源をオフします。プローブが接続されている場合は、外してください。
- 2) AC 電源コードがコンセントに差し込まれている場合は、抜いてください。
- 3) USB/DC アダプタが HQd に接続されている場合は、抜いてください。
- 4) 次に、「USB/DC アダプタ (図 1 の③)」「AC-DC 電源アダプタ (図 1 の①)」「AC 電源コード (図 1 の②)」をつなぎます。

注意 3

「USB/DC アダプタ (図 1 の③)」に「USB メモリ」を差し込むまで、電源および HQd へのケーブル接続は行わないでください。

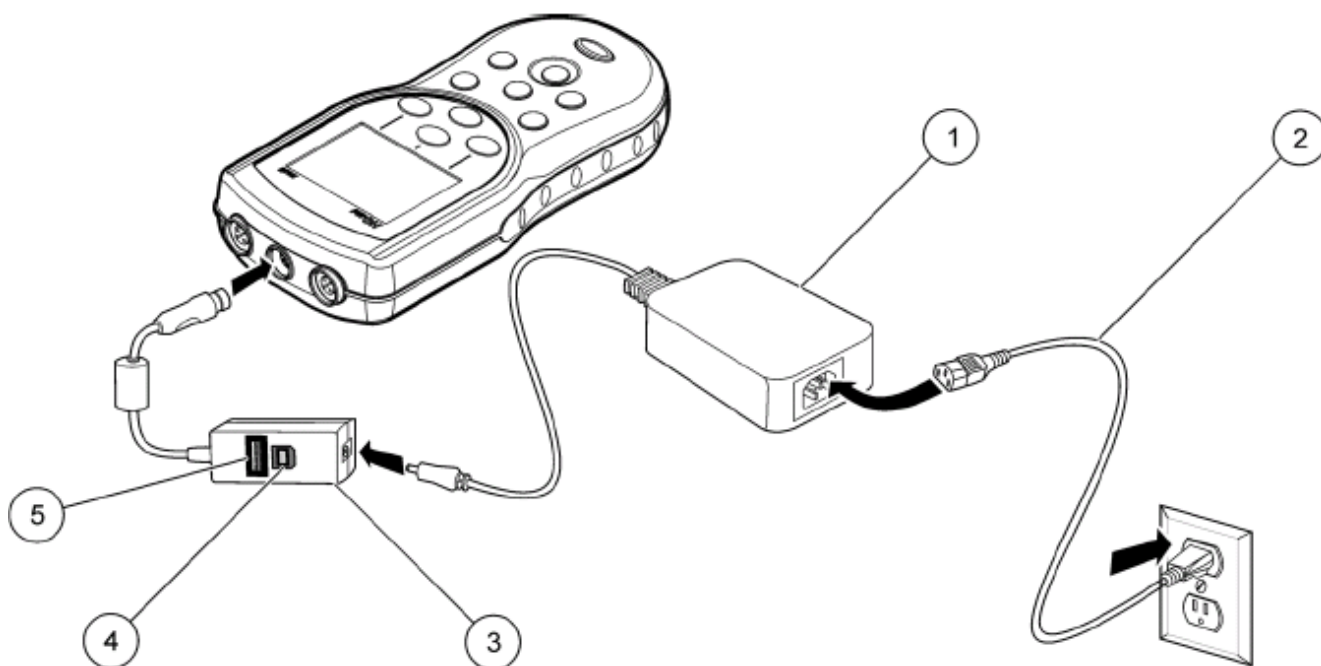


図 1

- 5) 「USB/DC アダプタ」の USB ポート (図 1 の⑤) に、バージョンアップしたソフトウェアを保存した USB メモリを差し込みます。
- 6) 「AC 電源コード (図 1 の②)」をコンセントに差し込みます。
- 7) 「USB/DC アダプタ (図 1 の③)」を HQd に差し込みます。

8) HQd の電源をオンにします。

表示部に“Updating to HQd_xx.mot”が表示され、バージョンアップが始まります。
フラスコの絵が表示されます。しばらくそのままお待ちください。(約5分間)



9) アップデート終了画面が表示されたら、USBメモリを取り外してください。

HQd の電源はオフになります。

「USB/DCアダプタ(図1の③)」をHQdから取り外し、「AC電源コード(図1の②)」をコンセントから抜きます。

⑤確認

1) HQd の電源をオンします。

2) 日付と時刻の設定画面が表示されますので、設定してください。

3) 画面の上部にバージョン「2.0.0.707」が表示されることを確認してください。