

	ページ
目次	1
5 メインメニュー	
5-1 設定	2
5-1-1 日付と時間	2
5-1-2 ディスプレイとサウンド	3
5-1-2-1 表示の明暗を変更する	3
5-1-2-2 電源自動オフ時間の設定	3
5-1-2-3 バックライト点灯時間の設定	4
5-1-2-4 サウンドの設定	4
5-1-3 パスワード設定	5
5-1-4 装置情報を確認する	6
5-1-5 システムチェック	6
5-1-5-1 サービス時間	6
5-1-6 言語の設定	7

5 メインメニュー

メインメニューでは、機器の基本設定、測定項目の選択、吸光度測定、機器保存データの出力などをおこなえます。


5-1 設定

機器の基本設定をおこなえます。

ホーム画面で、 キーを押し、メインメニューを開きます。

  で **設定** にカーソルを移動し、

選択  で確定します。

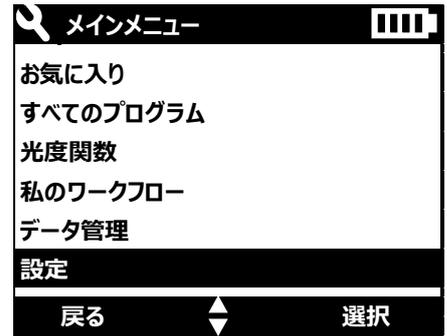


5-1-1 日付と時間

日付と時間にカーソルを移動し、**選択**  で確定します。

日付と時刻を設定します にカーソルがあるので、


選択  で確定します。

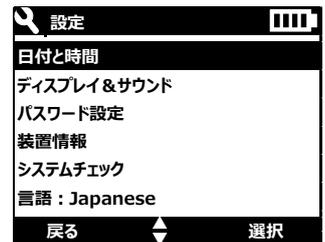

現在の日時に合わせます。

  キーで設定項を移動、  キーで数値選択します。

設定を確認後 **OK**  で確定します。

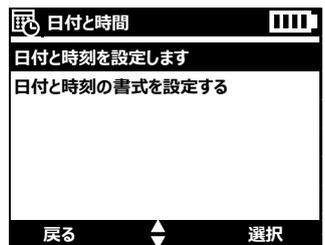


次に、日付時刻の表示形式を設定します。

年月日の表示順序と、時刻の表示形式設定できます。

日付と時刻の書式を設定するにカーソルを移動し

選択  で確定します。

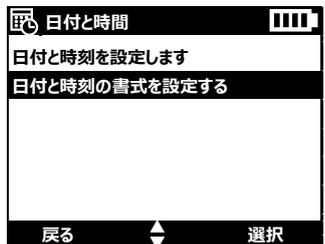

例えば、yyyy-mm-dd 24h にカーソルを移動し

選択  で確定すると、

西暦-月-日 24 時間の時計表示となります。




 キーで測定画面に戻ります。

5-1-2 ディスプレイ&サウンド


表示の明暗やバックライト点灯および電源自動オフの設定をおこないます。


  で、**ディスプレイ&サウンド**にカーソルを

移動し、**選択**  で確定します。

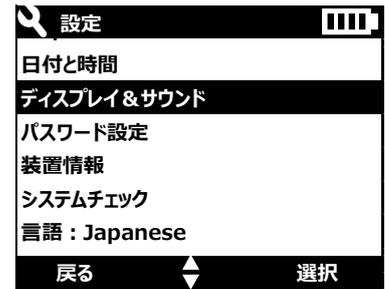


5-1-2-1 表示の明暗を変更する

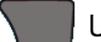オプションにカーソルをあわせ、**選択**  で確定し、**コントラスト: 0**を**選択**  します。

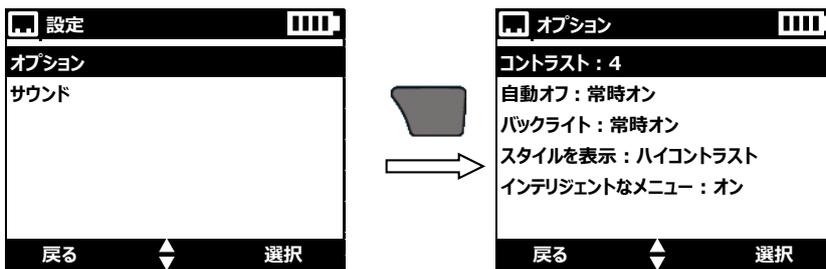

  で、数値を変更します。数値は0～9を選択でき、数値が小さいほど明るくなります。


OK  で設定を確定します。

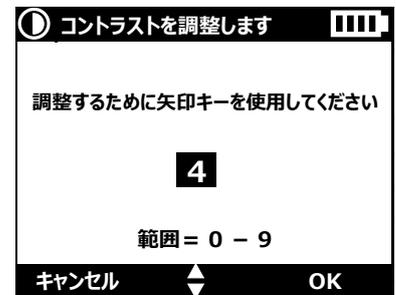

5-1-2-2 電源自動オフ

  で、**自動オフ: 0**にカーソルを移動し、

選択  で確定します。

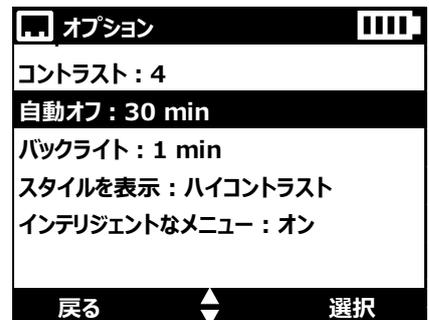


初期設定は「30min」になっています。

この設定では、30分間装置を操作されなかったとき、装置の電源は自動的にOFFになります。

例えば、電源がOFFにならないように「常時オン」に設定を変更します。

  で、常時オンにカーソルを移動し、

OK  で設定を確定します。

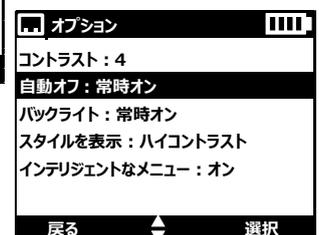

5-1-2-3 バックライト

  で、バックライト：○にカーソルを移動し、

選択  で確定します。

初期設定は「1min」になっています。

この設定では、バックライトキー  を押した後、1分後に消灯します。



  で、バックライト点灯時間を選択し、

OK  で確定します。

「常時オン」を選択した場合、バックライトキー  を押した後、自動消灯はされません。

再度バックライトキー  を押すと消灯します。

 キーで測定画面に戻ります。

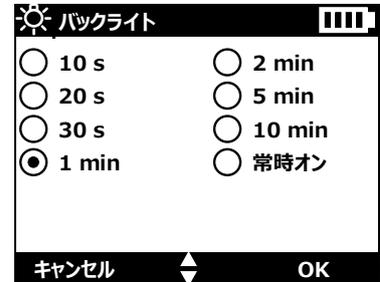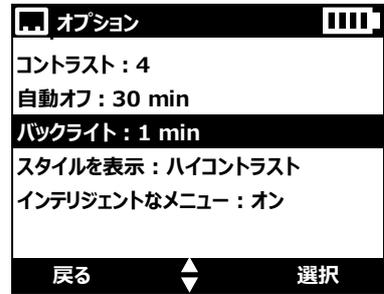

5-1-2-4 サウンド


キー操作時の音および測定完了時の音の設定をおこないます。

  で、ディスプレイ&サウンドにカーソルを

移動し、選択  で確定します。

  で、サウンドにカーソルを移動し、選択  で確定します。

初期設定は、「キーボード:オフ(チェックなし)、測定完了:オン(チェックあり)」です。

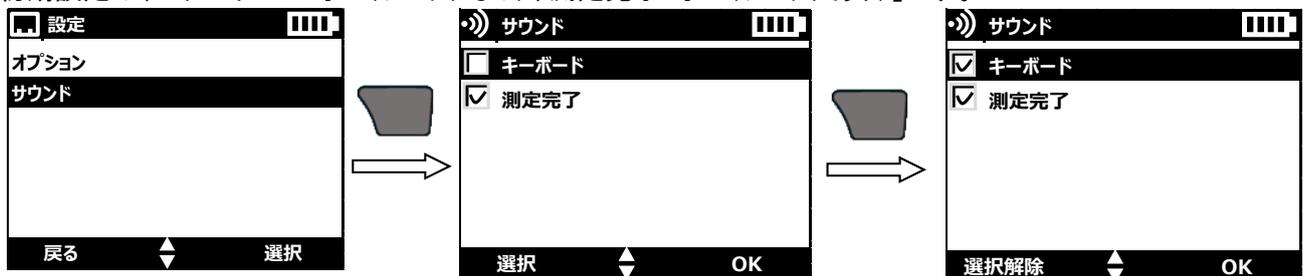

キーボード操作時も、音が出るようにするには、キーボードにカーソルを移動し、選択  でチェックを入れ

OK  で確定します。

 キーで測定画面に戻ります。

5-1-3 パスワード設定

パスワード機能をオンにすると、設定操作をおこなう時、パスワード入力が必要となります。これにより、設定変更操作に制限を設けられます。


 で、パスワード設定にカーソルを

移動し、**選択**  で確定します。

初期設定では、パスワード設定がオフになっています。



パスワード設定：オフにカーソルを移動し、**選択**  でオン/オフ設定画面を開きます。

 で、●オンを選択し **OK**  で確定します。

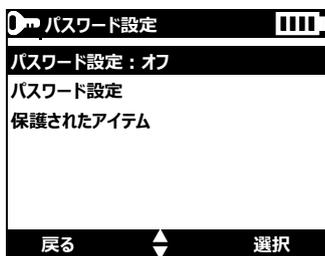

 で、パスワード設定にカーソルを移動し、

選択  で確定します。

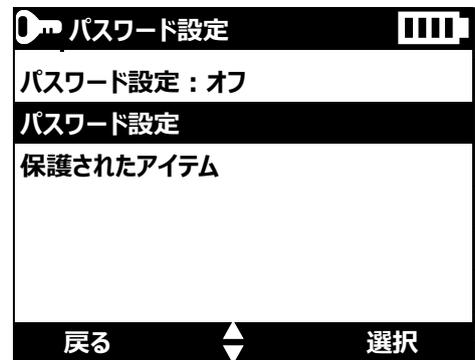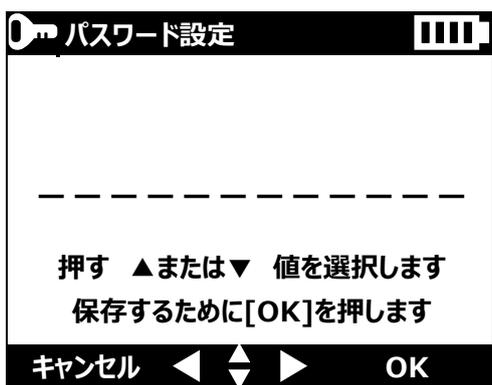



パスワードは、アルファベット(大文字・小文字)数字および記号により、6文字で設定できます。

注意：パスワードを忘れた場合、お客様では解除できない場合があります。
パスワードを忘れた場合には、当社へご連絡ください。

パスワードを入力し、**OK**  で確定します。

5-1-4 装置情報を確認する


装置情報にカーソルを移動し、**選択**  で確定します。

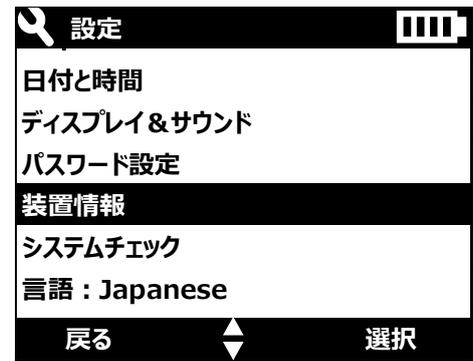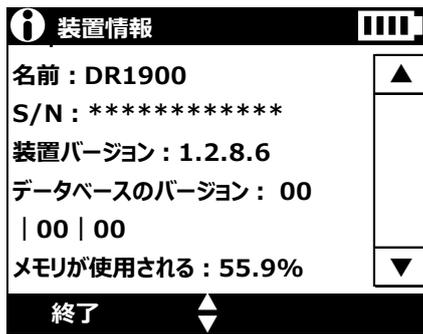

シリアル番号とソフトウェアバージョンを確認できます。 **終了**  で、設定メニューに戻ります。

5-1-5 システムチェック

  で、システムチェックにカーソルを移動し、**選択**  で確定します。

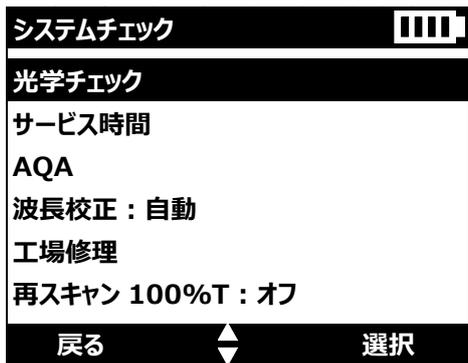

光学チェックには、専用のフィルタセット(LZV537:HACH2756)が必要です。このフィルタは2年の期限があります。


装置の光学チェックを実施される場合には、当社にご依頼ください。

5-1-5-1 サービス時間


機器の点検時期をお知らせする機能です。

  で、サービス時間にカーソルを移動し、**選択**  で確定します。

前回の点検にカーソルを移動し、**選択**  で確定します。

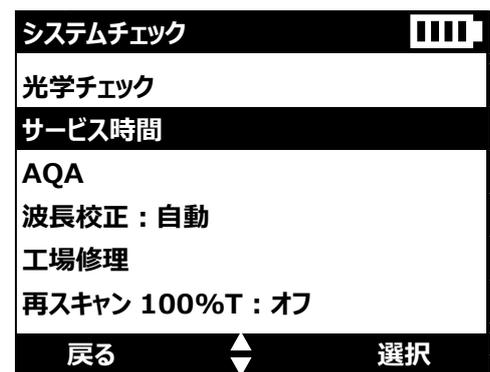


点検の実施日を入力し **OK**  で確定  します。

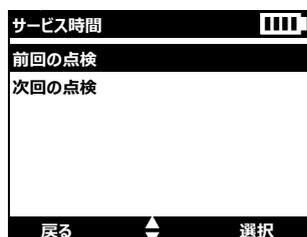

次回の点検にカーソルを移動し、選択  で確定します。

次回の点検時期(3ヶ月後・6ヶ月後・12ヶ月後)を、  で選択し OK  で確定します。

オフを選択した場合、点検時期の通知はされません。

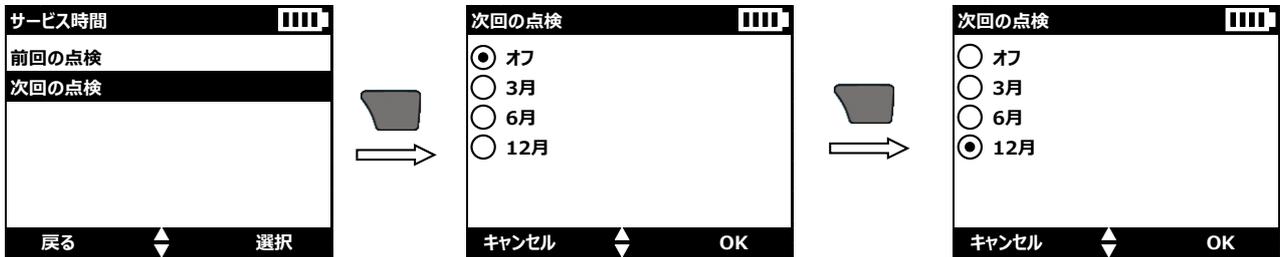


 で測定表示に戻ります。

次回、電源をオンし自己診断完了後に、設定した期限となっていた場合、「次回の点検時期経過」の表示がされます。

装置を使用する場合、後で  を押すと、通常の測定画面になります。


サービスを受ける  を押すと、装置は“点検を実施した”と判断します。

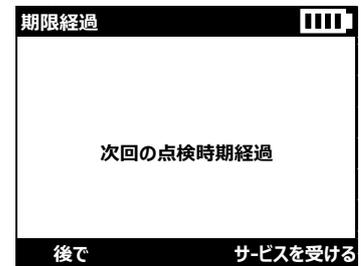

5-1-6 言語の設定

言語にカーソルを移動し、選択  で確定します。

  で、設定する言語を選択し、OK  で確定します。

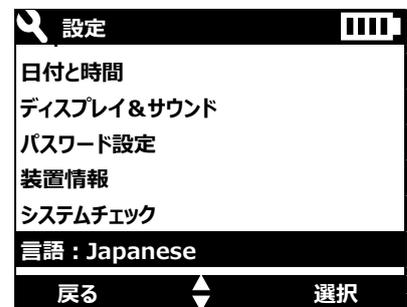

 で測定表示に戻ります。