

	ページ
目次	1
5 メインメニュー	
5-5 私のワークフロー	2
5-5-1 私のワークフローを作成する	2
5-5-1-1 測定項目数を設定する	2
5-5-1-2 測定項目を設定する	3
5-5-1-3 グループの名前を設定する	3
5-5-2 新しいワークフローを使用する	4
5-5-2-1 各項目のゼロ測定をおこなう	4
5-5-3 ワークフローを削除する	5

## 5 メインメニュー

### 5-5 私のワークフロー

「私のワークフロー」、どのような機能なのか？操作メニューの名前からではわからないのですが、この機能は、日常的に利用する頻度が多い測定項目をグループとして保存し、測定項目の呼び出し操作を簡略化し使用しやすくしています。また、一番の利点は、ゼロ測定をおこなう頻度を少なくして、測定項目変更がスムーズにおこなえるようになります。

DR計では、測定項目を呼び出しサンプル測定する際、初めにゼロ測定をおこなう必要があります。複数の測定項目を使用する場合、測定項目を変更する度にゼロ測定が必須操作になります。

そこで、「私のワークフロー」に、測定項目をグループ化することで、各測定項目で一度ゼロ測定を実施すれば、装置の電源をOFFしない限り、測定項目を切り替えるだけでサンプル測定を実行できます。


ワークフローのグループは、20グループ保存できます。

#### 5-5-1 私のワークフローを作成する

ホーム画面で、 キーを押し、メインメニューを開きます。

  で **私のワークフロー** にカーソルを移動し、

**選択**  で確定します。

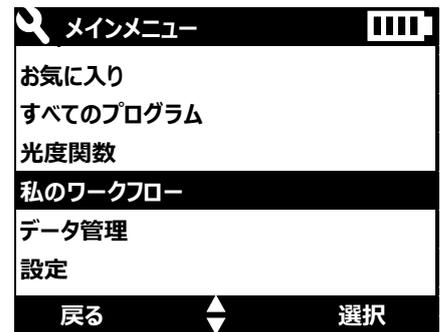

「私のワークフロー」が表示されます。

**オプション**  を選択します。



新しいワークフローにカーソルがあることを確かめ、

**選択**  で確定します。



#### 5-5-1-1 測定項目数を設定する

グループに設定する測定項目数（メソッド数）を設定します。最大9項目をグループ化することができます。

例えば、「3つの測定項目」を設定します。

  で 数値を変更し、**OK**  で確定します。



### 5-5-1-2 測定項目を設定する

測定項目の選択画面になります。

装置に保存されている測定項目は、すべて設定可能です。

例えば、保存プログラムから測定項目を選択する場合、

保存プログラムにカーソルがあることを確認し、

**選択**  で確定します。

保存プログラムが表示されます。

測定項目の選択は、「5-2-1-2 プログラム番号入力による設定方法」

または、  キーでページ送りし、

  キーで、カーソルを移動させ、目的の測定項目を選択します。

例えば、「385 アンモニア」を選択します。

**選択**  で確定します。

測定項目の選択画面に戻るので、同様の操作で2つ目および3つ目の測定項目を選択します。

### 5-5-1-3 グループの名前を設定する

「5-5-1-2 測定項目数を設定する」で指定した、測定項目の数を  
選択すると、グループ（ワークフロー）の名前設定画面になります。


  キーで列移動、

  キーで、アルファベットおよび数値を入力します。

最大 10 文字の入力が可能です。



例えば、「TOADKK」を設定します。

**OK**  で確定します。

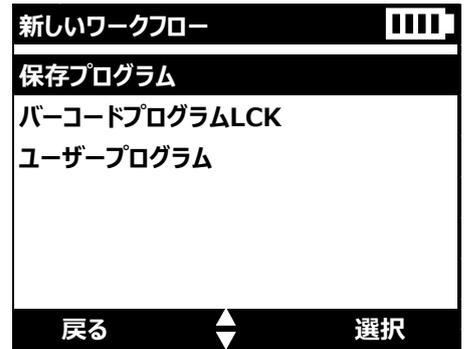

保存プログラム	ページ 5/24	
343 アンモニア HR TNT	50.0mg/L	
342 アンモニア LR TNT	2.50mg/L	
380 アンモニア Ness.	2.50mg/L	
385 アンモニア Salic.	0.50mg/L	
456 オゾン HR AV	1.50mg/L	
454 オゾン LR AV	0.25mg/L	

At the bottom of the table, there are '戻る' (Back) and '選択' (Select) buttons with a double arrow icon between them.

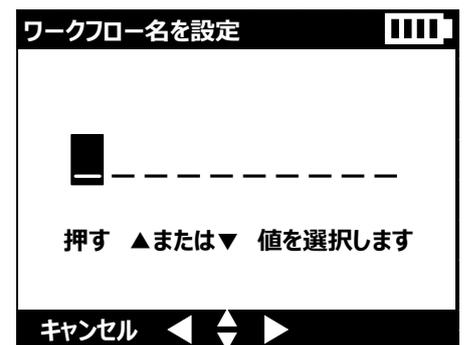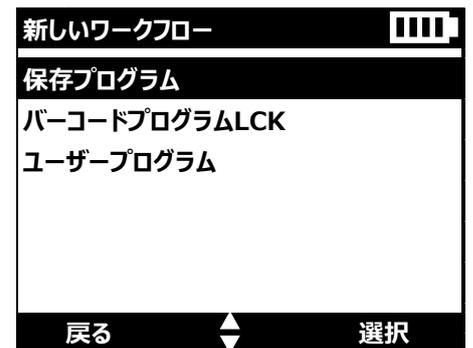


作成したワークフローのグループが表示されます。



### 5-5-2 新しいワークフローを使用する

5-1-1 で作成したワークフローのグループに、

カーソルがあることを確認し、**選択**  で確定します。

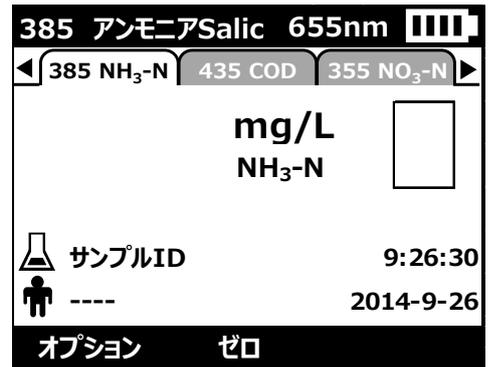

グループ化した測定項目の切り替えは、  キーでおこないます。



#### 5-5-2-1 各項目のゼロ測定をおこなう

項目毎の測定手順書にしたがって、それぞれゼロ測定をおこないます。



装置の電源を OFF したり、メインメニューから他の測定を選択しなければ、再度ゼロ測定をする必要はありません。

グループ化した測定項目の切り替えは、  キーでおこないます。

## 5-5-3 ワークフローを削除する

ホーム画面で、 キーを押し、メインメニューを開きます。

  で **私のワークフロー** にカーソルを移動し、

**選択**  で確定します。

「私のワークフロー」が表示されます。

削除するグループ名にカーソルがあることを確認します。

**オプション**  を選択します。

  で **ワークフローを削除する** にカーソルを移動し、

**選択**  で確定します。

「プログラムを削除しますか？」

確認画面が表示されるので、

削除する場合には、**OK**  で確定します。

削除しない場合には、**キャンセル**  してください。

