


	ページ
目次	1
5 メインメニュー	
5-6 データ管理	2
5-6-1 保存データ呼び出す	2
5-6-2 データ送信	3
5-6-3 保存データを印刷する	6
5-6-4 保存データを削除する	7


## 5 メインメニュー

### 5-6 データ管理


装置に保存された測定結果を再表示および出力をおこないます。

#### 5-6-1 保存データを読み出す

ホーム画面で、 キーを押し、メインメニューを開きます。


 で **データ管理** にカーソルを移動し、

**選択**  で確定します。

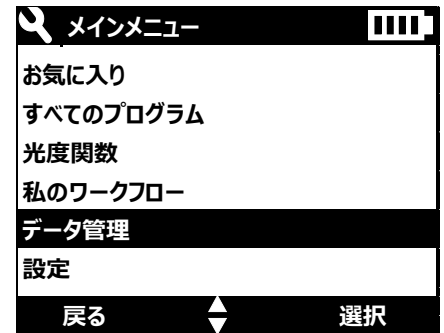


再呼出データにカーソルがあることを確認して、

**選択**  で確定します。

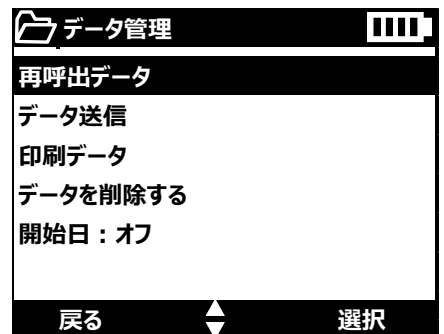

保存されている、データの一覧表示になります。  
日付の新しいデータから順に並んでおり、一画面に3つのデータが表示されます。

 キーで保存ページ送り(画面送り)

 キーで、表示中データのカーソル移動がおこなえます。

再呼出データ		ページ 1/10
2014-10-22	11:10:58	サンプルID
0.37mg/L		---
2014-10-16	14:27:40	サンプルID
2.74mg/L		---
2014-10-10	16:57:08	サンプルID
1.69mg/L		---

At the bottom of the table are buttons for '戻る' (Back), a central arrow key, and '詳細' (Details).


表示させたいデータにカーソルを移動し、

**詳細**  で確定します。

選択したデータが表示されます。

データログ	
2014-10-22	サンプルID
11:10:58	---
P385 アンモニアSalic.	
<b>0.37mg/L</b>	<b>NH<sub>3</sub>-N</b>
データポイント 001/029	


At the bottom are buttons for '終了' (End), a central arrow key, and '送信' (Send).


この画面のまま  キーを操作すると、保存されている他データの詳細を順に表示させることができます。



## 5-6-2 データ送信

データの出力には、オプションの USB/電源モジュール (LZV813:HACH4206) が必要です。

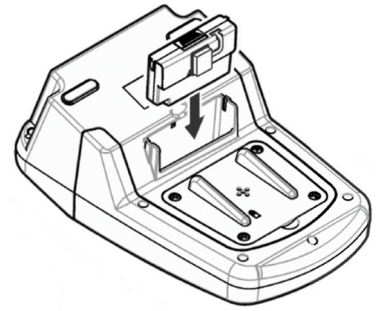
背面の USB/電源モジュールカバーを取り外し、USB/電源モジュールを取り付けます。



ホーム画面で、 キーを押し、メインメニューを開きます。



  で **データ管理** にカーソルを移動し、

**選択**  で確定します。

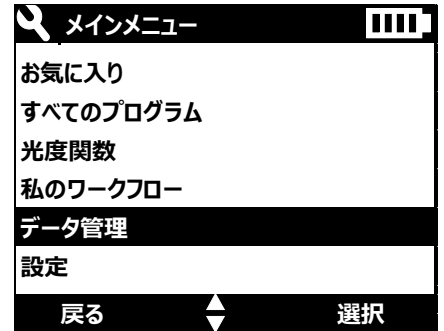


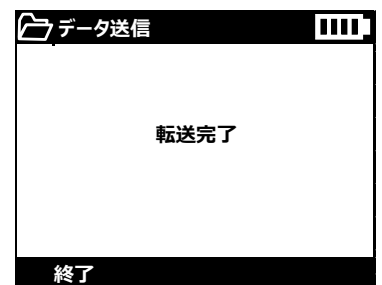
**データ送信** にカーソルがあることを確認して、

**選択**  で確定します。

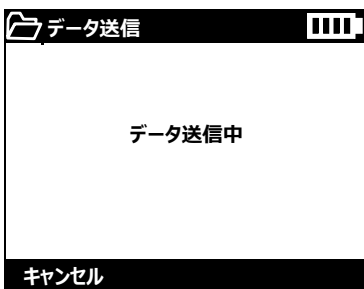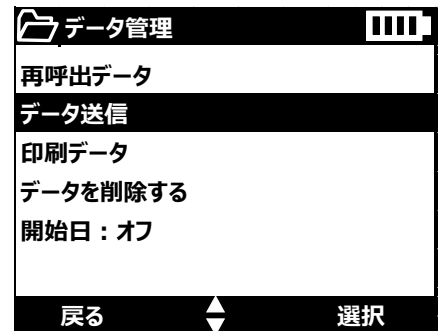


「データ送信中」が表示され、モジュールにデータを転送します。

「転送完了」が表示されるので、**終了**  を押ししてください。




その後、モジュールを DR1900 から外し、外したモジュールと PC を USB ケーブルで接続します。



このとき、PC は外部メモリとして認識するので、メモリのウィンドウを開き、データを選択してください。

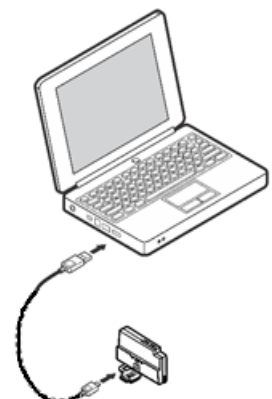


「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックし、モジュール内ファイルを表示させます。

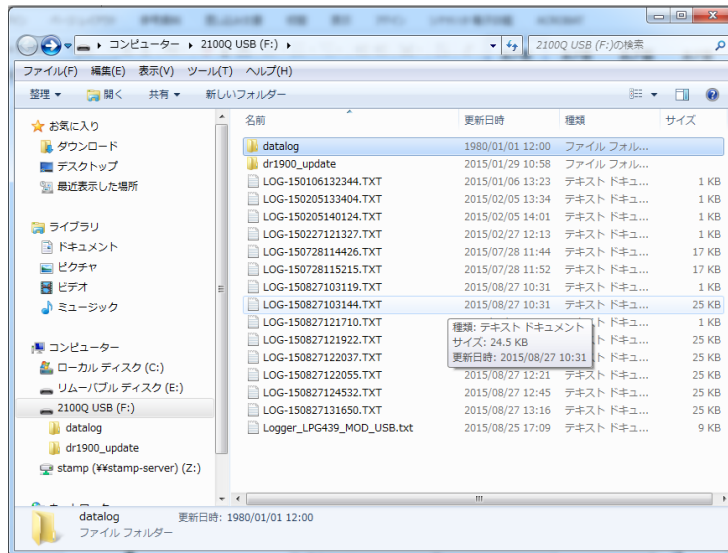

Excel など表計算ソフトを開き、「ファイルを開く」操作をし目的のファイルにカーソルを移動し「開く」を実行します。

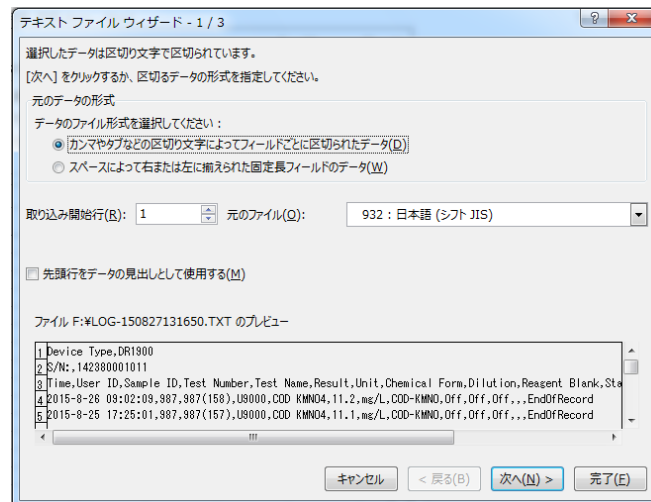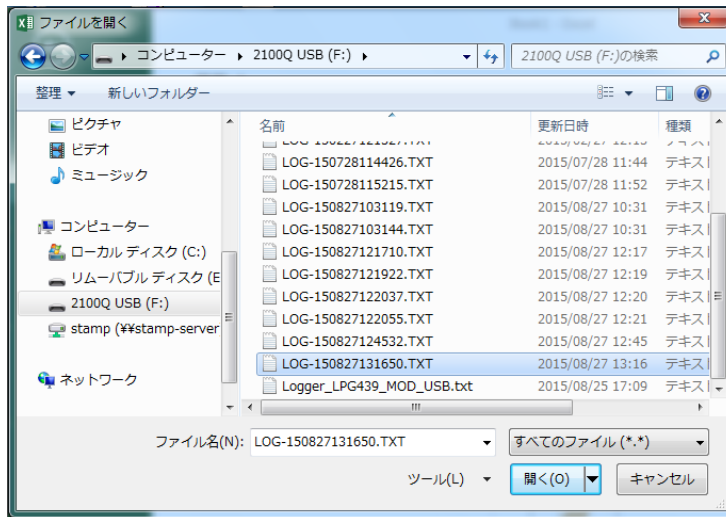

「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択し「次へ」をクリックします。

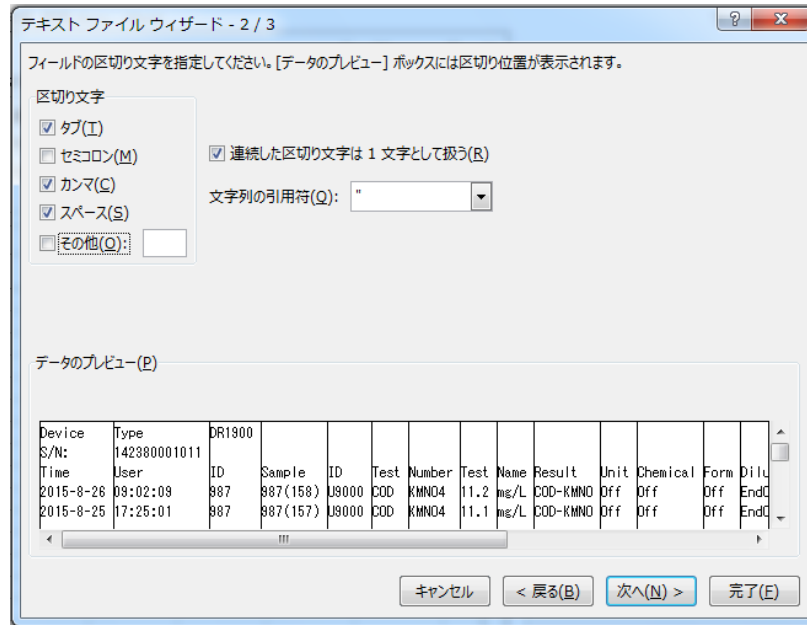

「タブ」「カンマ」「スペース」のチェックボックスをクリックして選択します。

「次へ」をクリックします。



新しいウィンドウに換わるので「完了」をクリックします。

Device	Type	DR1900	S/N	User	ID	Sample	ID	Test	Number	Test	Name	Result	Unit	Chemical	Form	Dilu
142380001011	User															
2015-8-26	09:02:09	987	987(158)	U9000	COD	KMNO4	11.2	mg/L	COD-KMNO	Off	Off	Off	Off	Off	Off	EndOfRecord
2015-8-25	17:25:01	987	987(157)	U9000	COD	KMNO4	11.1	mg/L	COD-KMNO	Off	Off	Off	Off	Off	Off	EndOfRecord


データが開きます。

通常の表計算ソフトの操作にしたがって、PCにデータを保存してください。

### 5-6-3 データを印刷する


データの出力には、オプションの USB/電源モジュール (LZV813:HACH4206) が必要です。

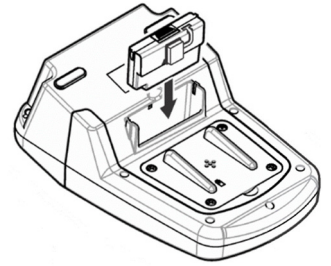

背面の USB/電源モジュールカバーを取り外し、USB/電源モジュールを取り付けます。




USB/電源モジュールに、シチズン製プリンタ PD-24 を接続します。



ホーム画面で、 キーを押し、メインメニューを開きます。



  で **データ管理** にカーソルを移動し、

**選択**  で確定します。

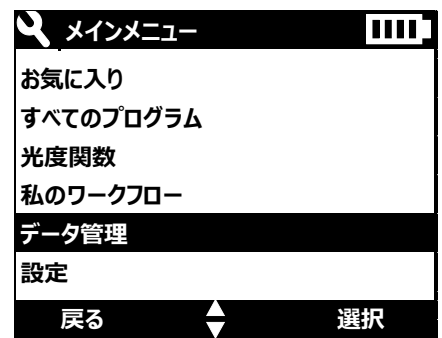

印刷データにカーソルがあることを確認して、


**選択**  で確定します。

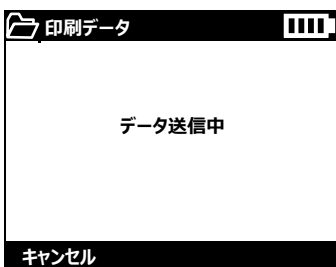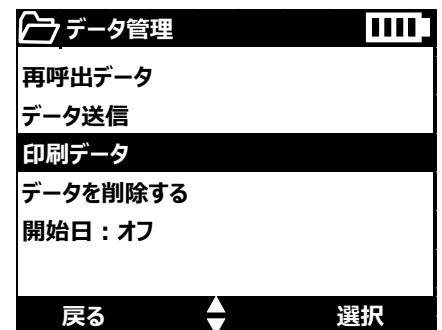



「データ送信中」が表示され、印刷が実行されます。


「コピーに失敗しました」が表示された場合、印刷は正常におこなわれません。プリンタの接続を確認し、再度試してください。

## 5-6-4 データを削除する

ホーム画面で、 キーを押し、メインメニューを開きます。



  で **データ管理** にカーソルを移動し、

**選択**  で確定します。

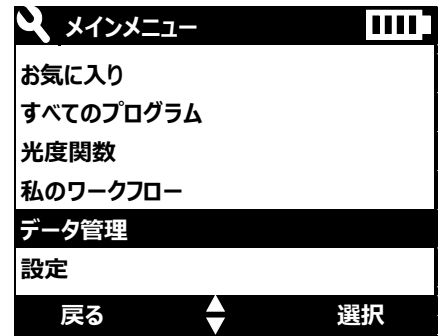

**データを削除する** にカーソルがあることを確認して、

**選択**  で確定します。

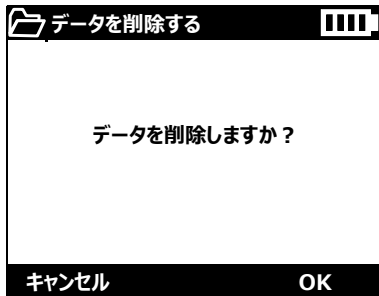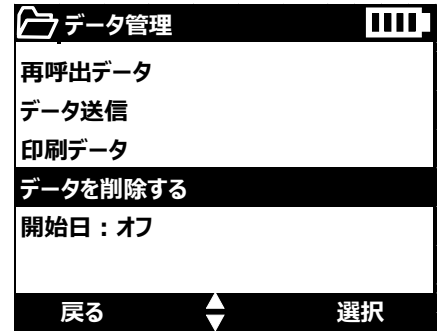

「データを削除しますか?」と確認メッセージが表示されます。

実行する場合は、**OK**  で確定します。