

## 8 エラーメッセージと対策

機器表示	エラー内容	対策
Absorbance > 3.5 !	吸光度が 3.5Abs 以上になっている	希釈サンプルで測定をおこなってください。
Over range !	測定範囲の上限を超えている	希釈サンプルで測定をおこなってください。
Under range !	測定範囲の下限を下回っている	他の測定プログラムで測定を試してください。
Reading Failed !	測定ができていない	点検を依頼してください。
Initializing Failed !	初期化が正常にできなかった	装置の設置環境が適切か確認して、再度電源を入れてください。 点検を依頼してください。
Calibration Needed !	機器の校正データが破損している	点検を依頼してください。
Air Scan Needed !	機器の校正データが破損している	点検を依頼してください。
Please attach the module !	機器にモジュールが接続されていない	オプションの USB/電源モジュールを接続してください
Failed in sending data !	モジュールへのデータ転送ができなかった	USB/電源モジュールが正しく機器に取り付けられていることを確認してください。