



# 電気伝導率測定 JP17 温度補償設定方法


対象機種：MM-43X、CM-42X、CM-31P-W  
MM-60R、CM-30R、CM-60G

## MM-43X、CM-42X の場合

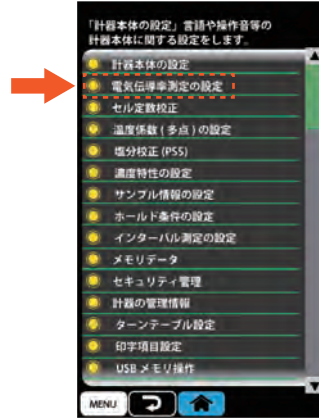


1. 電気伝導率測定画面で、**(MENU)** をタップし、「電気伝導率測定の設定」の黄色アイコン  をタップする。




2. 「EC 温度補償種類」の黄色アイコン  をタップする。




3. 「純水」を選択。選択すると、アイコンが緑色に反転する。  
 アイコンをタップすると、測定画面に戻る。


## CM-31P-W の場合

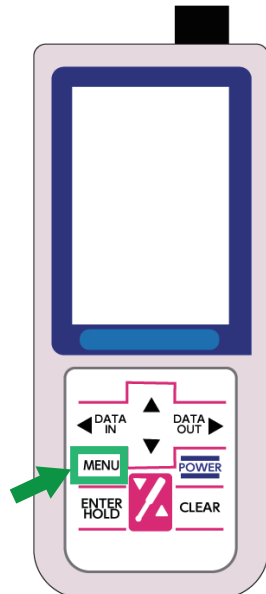

1. 測定画面で **(MENU)** ボタンを押す。

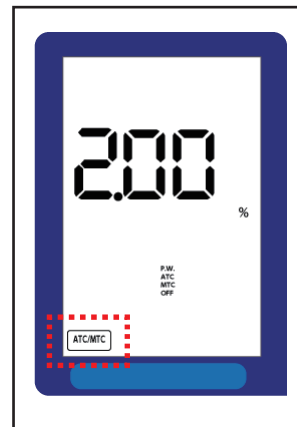


2. **(DATA IN)** または **(DATA OUT)** のボタンを数回押して、画面中の **(ATC/MTC)** を点滅させた後、**(ENTER HOLD)** を押す（温度補償設定画面になる）。

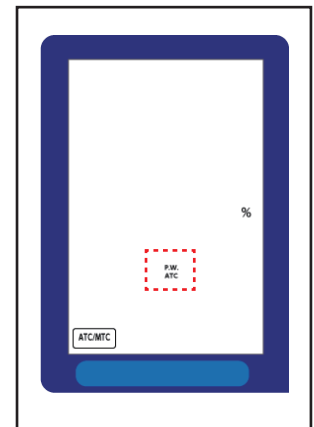

3. **(▲)** または **(▼)** のボタンを押して、「P.W.」、「ATC」が点滅したら [自動温度補償設定画面 (純水用)] になる。  
**(ENTER HOLD)** ボタンを押すと、元の測定画面へ戻る。


MM-60R、CM-30R の場合

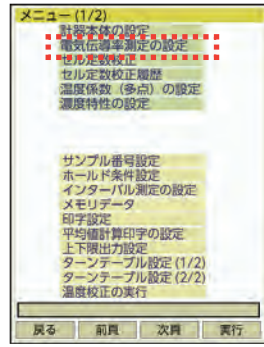

1. 測定画面から **MENU** キーを押す。

2. **▲ ▼** キーを押し、「電気伝導率測定の設定」を選択し、**ENTER** キーを押す。


3. 電気伝導率測定の設定画面で、**▲ ▼** キーを押し、「温度補償」を選択し、**ENTER** キーを押す。

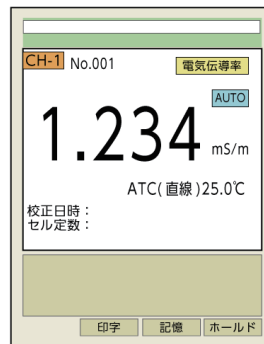


4. **▲ ▼** キーを押し、「純水」を選択し、**ENTER** キーを押す。

5. 設定後、**ESC** キーまたは **MENU** キーを押すと、測定画面に戻る。

CM-60G の場合

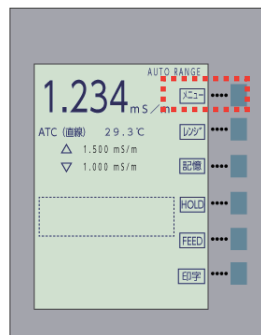

1. 測定画面で「メニュー」キーを押す。

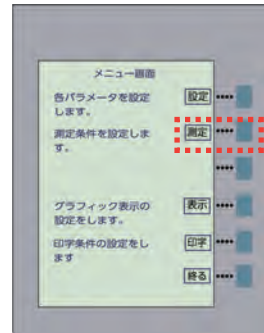

2. メニュー画面で「測定」キーを押す。




3. 測定条件の設定 (1/3) 画面で「次頁」キーを押す。



4. 測定条件の設定 (2/3) 画面で温度補償「選択」キーを押す。



5. 温度補償「選択」キーを押して「純」(純水)を選択する。

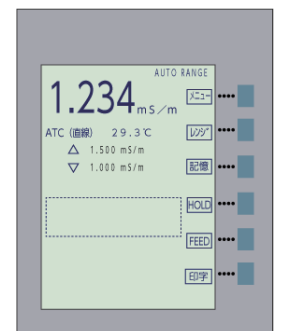

6. 設定後、「終る」キーを押すと、測定画面に戻る。